

KERN[®] **KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen-Frommern

Germany

☎ +0049-[0]7433-9933-0

FAX +0049-[0]7433-9933-149

@ info@kern-sohn.com

Betriebsanleitung KERN Schnittstellenadapter mit Kabel- für USB_Device/Slave

KERN YKUP-03

Typ TYKUP-03-A

Version 1.0

2021-09

D



Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter:

<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>

Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen

TYKUP-03-A-BA-d-2110_USB_DeviceSlave



KERN Schnittstellenadapter mit Kabel

Version 1.0 2021-09

Installationsanleitung für USB_Device/Slave

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--------------------------|----------|
| 1 | Allgemeines | 2 |
| 1.1 | Installation..... | 2 |

1 Allgemeines

| | |
|----------|--|
| i | <ul style="list-style-type: none">• Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss des Geräts angeschlossen werden!• Mit dem KUP-Adapter können Daten von einem Gerät an einen PC und umgekehrt übertragen werden. |
|----------|--|

1.1 Installation

- ⇒ Gerät ausschalten.
- ⇒ KUP-Adapter (USB_Device/Slave) am 15-pol-Sub-D-Anschluss des Gerätes einstecken
- ⇒ Gerät einschalten
 - Der KUP-Adapter wird automatisch von der Waage erkannt

Kommunikationsparameter einstellen:

| | |
|----------|--|
| i | <p>Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und Parität) von Waage und Drucker/PC müssen übereinstimmen.</p> <p>KERN Standard-Einstellungen (Werkseinstellung):</p> <ul style="list-style-type: none">• baud 9600• 8 Datenbit• 1 Stopbit• keine Parität |
|----------|--|

Der für die Waage notwendige USB Treiber ist bei Geräten, deren Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist, bereits vorinstalliert.
Wird das System nicht automatisch erkannt, so erhalten Sie den korrekten Treiber im Bereich Downloads auf <http://www.kern-sohn.com>.

Es wird als virtueller COM Port erkannt und erhält einen entsprechend nummerierten Anschluss.

Beispiel (Microsoft Windows Geräte-Manager):

