

KERN[®] **KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen-Frommern

Germany

☎ +0049-[0]7433-9933-0

FAX +0049-[0]7433-9933-149

@ info@kern-sohn.com

Betriebsanleitung KERN Schnittstellenadapter mit Kabel- für Bluetooth

KERN YKUP-06

Typ TYKUP-06-A

Version 1.0

2021-09

D




Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter:

<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>

Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen

TYKUP-06-A-BA-d-2110_Bluetooth

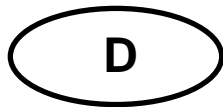

KERN Schnittstellenadapter mit Kabel

Version 1.0 2021-09

Installationsanleitung für Bluetooth

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
1.1	Installation.....	2

1 Allgemeines

Kabellänge: 0,15 m

i	<ul style="list-style-type: none">• Über Bluetooth können Wägedaten übertragen werden.• Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss der Waage angeschlossen werden!
----------	--

1.1 Installation

- Gerät ausschalten
- KUP-Adapter (Bluetooth) am 15-pol-Sub-D-Anschluss des Gerätes einstecken
- Gerät einschalten

Der KUP-Adapter ist optional mit **Bluetooth Low Energy** (BLE) ausgestattet und unter ihrer Seriennummer für Bluetooth Master Geräte sichtbar.

Bitte verwenden Sie für den Zugriff eine entsprechende Software-Anwendung / App mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE). Anwendungen ausschließlich für Bluetooth Classic (BTC) funktionieren nicht.

Folgendes Profil muss eingestellt werden:

Service UUID
0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb

Read characteristic UUID
0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb

Write characteristic UUID
0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb