

## Montage des Dunkelfeldeinsatzes OBB-A1148

### bei der Mikroskop-Serie KERN OBE-1

Hintergrund ist eine technische Änderung am Kondensator des Mikroskops, durch die sich der Anbau des Dunkelfeldeinsatzes ebenfalls geändert hat.

In der beigelegten Betriebsanleitung des Mikroskops ist dies noch nicht berücksichtigt.

#### **Schritt 1:**

Unterteil des Kondensators abschrauben (siehe Abbildung 1)



Abbildung 1

#### **Schritt 2:**

Die gelieferte Dunkelfeldeinheit (Abbildung 2) am Unterteil des Kondensators bis zum Anschlag einzuschrauben.



Abbildung 2

#### **Hinweis:**

Um wieder auf die Hellfeldmethode überzugehen, muss erneut das standardmäßige Unterteil des Kondensators montiert werden.