



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Stativ

KERN PCD-A03


Version 1.0

08/2011

D



PCD-A03-IA-d-1110

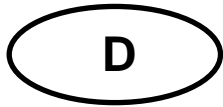

KERN PCD-A03

Version 1.0 08/2011

Installationsanleitung Stativ

Lieferumfang:



Stück	Bauteile
1	Stativ
4	Schrauben
1	Kabelführung

Technische Daten:

Stativ Höhe	25 cm
Abmessungen	195 x 195 x 250 mm

Montage:

Es gibt mehrere Möglichkeiten das Stativ PCD-A03 zu verwenden:


Variante 1:

Das Stativ wird auf einem Stellfuß neben der Waage platziert.

Variante 2:


Das Stativ wird an die Plattform der Waage montiert

- ⇒ 4 Schrauben an der Rückseite des Anzeigegerätes lösen und Kunststoffabdeckungen [1] abnehmen

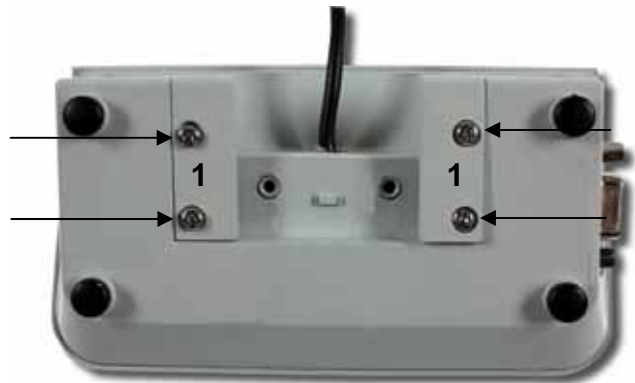


- ⇒ Anzeigegerät und Stativ lt. Abbildung zusammenstecken

Darauf achten, dass das Kabel durch die dafür vorgesehene Öffnung [2] geführt wird.

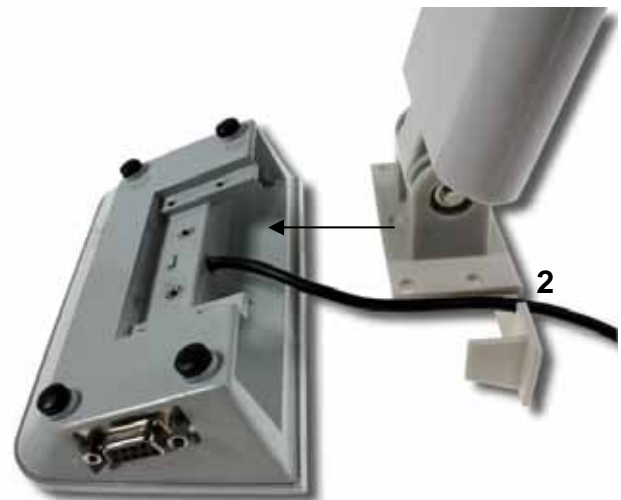


- ⇒ 4 Schrauben festdrehen

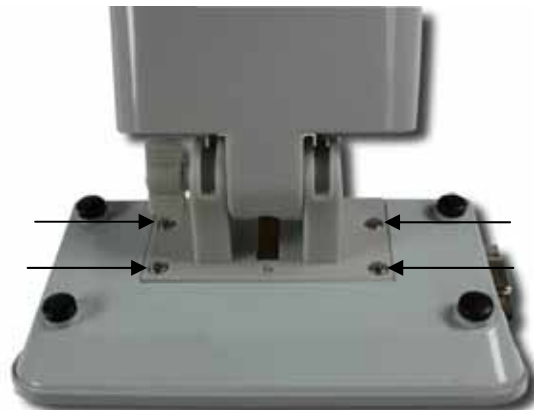

Variante 1:

- ⇒ Kabel an der Rückseite des Stativs durch die Kabelführung legen und Kabelführung mit 4 Schrauben befestigen

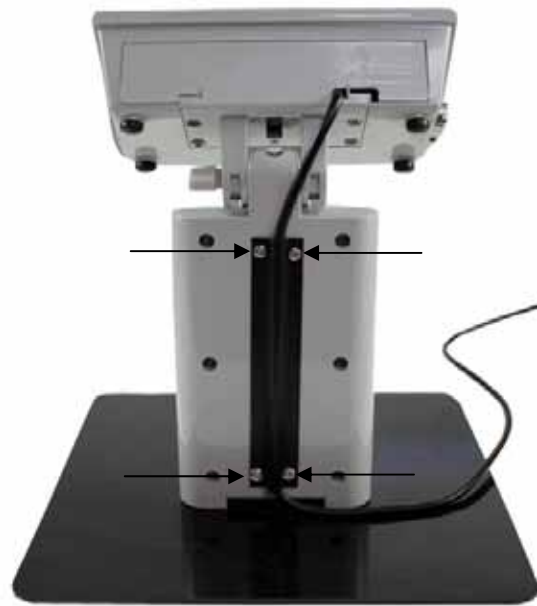

Variante 2:


- ⇒ 2 Schrauben an der Unterseite des Stellfußes herausdrehen



- ⇒ Stativ und Halterung der Plattform zusammenschieben



⇒ Mit Schrauben befestigen

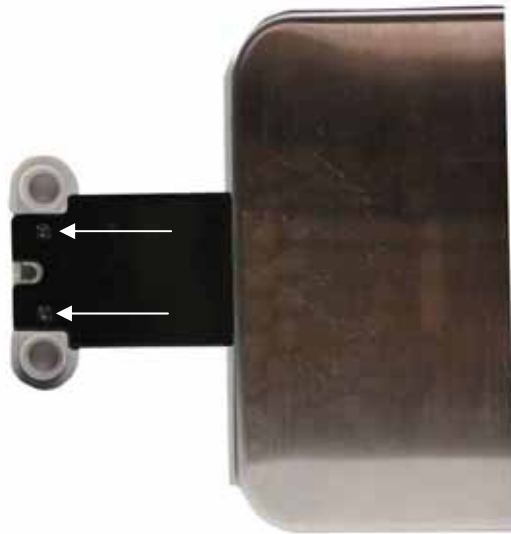

⇒ Kabel an der Rückseite des Stativs durch die Kabelführung legen und Kabelführung mit 4 Schrauben befestigen



